



## Preisliste "BRT Hemmstofftest für Milcherzeuger"

Nr.	Artikel	Preis
3053	Hoftest Einsteiger-Set	175,00 €
3050	Milcherzeuger Test-Set 25	33,80 €
3055	Milcherzeuger Test-Set 100	121,70 €
3056	Fesselbänder, 5 Stück	2,00 €
3057	Digitales Thermometer	14,29 €
9100	Versandkarton	1,75 €
9112	Versand Päckchen	*

\* Der Versand wird nach den anfallenden Kosten berechnet. Aktuelles Preisbeispiel für den Versand mit DPD Classic innerhalb Deutschlands: Versand Päckchen 4,50 €

Haltbarkeit der BRT-Teströhrchen bei Lagerung im Kühlschrank **1 Jahr!**

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Frühere Preislisten verlieren mit dem Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit, Änderungen vorbehalten.

Diese Preisliste ist gültig ab 1. Januar 2012

Analytik in Milch Produktions- und Vertriebs- GmbH  
Reg.-Gericht München, HRB 117746, Gerichtsstand München, Sitz der Gesellschaft ist München. Geschäftsführer Susanne Nüssel und Dr. Christian Baumgartner. Aufsichtsratsvorsitzender: Jürgen Ströbel.

### AiM – Analytik in Milch Produktions- und Vertriebs-GmbH

Kaiser-Ludwig-Platz 2  
80336 München  
Tel. +49 89-530 75 120  
Fax +49 89-530 75 122  
info@aim-bayern.de  
[www.aim-bayern.de](http://www.aim-bayern.de)



## BRT – Der Hemmstofftest für Kontrollverbände, Molkereien und Milcherzeuger

● Schnell ●● Eindeutig ●●● Sicher



Hemmstofffreie  
Anlieferungsmilch?

**Ja, sicher!**



Produkte für Milcherzeuger





## AiM Hoftest Einsteiger-Set (Art.-Nr. 3053)

Die Milcherzeuger sind seit Inkrafttreten des neuen EU-Lebensmittelhygienerechts als Lebensmittelunternehmer auch in die Pflichten der Qualitätssicherung eingebunden. Sie tragen volle Verantwortung für ihre Produkte hinsichtlich der Produkthaftung sowie des vorbeugenden Verbraucherschutzes. Mit unserem **Hoftest Einsteiger-Set** haben Sie als Milcherzeuger die Möglichkeit den offiziell beschriebenen Hemmstofftest (Brillantschwarz-Reduktionstest, BRT) selbst auf dem landwirtschaftlichen Betrieb durchzuführen.

In einem kleinen Koffer ist alles enthalten, was Sie zur Durchführung des Tests benötigen. Schnell und sicher können Sie sowohl die Milch behandelte Tiere nach Ablauf der Wartezeit als auch die Anlieferungsmilch vor Annahme durch den Milchsammelwagen auf Hemmstofffreiheit prüfen.



### Inhalt:

- Thermoblock für 5 Teströhrchen
- Milcherzeuger Test-Set
- ausführliches Informationsmaterial
- Timer
- Edding
- Proben-Protokoll
- Proben-Gefäß
- Koffer
- Fesselbänder

## AiM Milcherzeuger Test-Set (Art.-Nr. 3050/Art.-Nr. 3055)

Das Milcherzeuger Test-Set kann jederzeit bei uns nachbestellt werden. Es ist in zwei Verpackungseinheiten erhältlich. Art.-Nr. 3050 beinhaltet 25 BRT Teströhrchen, 25 Einmalpipetten und eine hemmstofffreie Milch (Negativ-Kontrolle). Art.-Nr. 3055 beinhaltet 100 BRT Teströhrchen, 100 Einmalpipetten und eine hemmstofffreie Milch.

### Zubehör

Fesselbänder zur Markierung von behandelten Kühen (Art.-Nr. 3056), Digitales Thermometer zur Temperaturüberprüfung Ihres Thermoblocks (Art.-Nr. 3057)



## Und so einfach wird der Test durchgeführt:

### 1. Vorbereitung

- Heizblock einschalten
- Probe gut mischen
- Teströhrchen beschriften



### 2. Ansatz der hemmstofffreien Milch (Negativ-Kontrolle)

Pipette in die Milch eintauchen und durch Drücken auf die obere Luftkammer bedienen. Milch in das Teströhrchen pipettieren. Die überschüssige Milch verbleibt in den seitlichen Kammern.

### 3. Ansatz der Proben

Achtung: Pipette und Teströhrchen jeweils nur für eine Probe verwenden.



### 4. Bebrütung der Teströhrchen

Bei 65 °C

Der Test ist fertig, wenn das Teströhrchen mit der hemmstofffreien Milch (Negativ-Kontrolle) vollständig gelb entfärbt ist. 2:30 Stunden +/- 15 Minuten

### 5. Bewertung der Testreaktion

- links = Negativ-Kontrolle (Hemmstofffreie Probe)
- mitte = Verdächtige Probe
- rechts = Hemmstoffhaltige Probe

Hemmstoffhaltige/verdächtige Milch darf nicht abgeliefert werden!

